

## アレルギーアイムノクロマト 加熱用 大豆 食品反応性リスト

『アレルギーアイムノクロマト 加熱用』の取扱説明書に従い、抽出および測定を実施しました。

- ・判定：「+」陽性、「-」陰性
- ・備考 ※1：プロゾーン現象により判定ラインが出ない可能性があります。希釈により陽性と判定されました。
- ・備考 ※2：テストストリップが着色する可能性があります。正確に判定できない場合がありますので、適宜希釈して検査を実施してください。
- ・備考 ※3：小麦に対しては、品種や収穫時期により交差反応を示すことがあります。
- ・粘性が高い食品は正確に判定できない場合がありますので、適宜希釈して検査を実施してください。
- ・品種や産地により判定結果が変わる可能性があります。

分類	対象食品	判定	備考
卵	鶏卵	-	
	うずら卵	-	
乳製品	牛乳	-	
	バター	-	
肉類	鶏肉	-	
	豚肉	-	
	豚レバー	-	
	牛肉	-	
穀類	うるち米	-	
	そば粉	-	
	きび	-	
	ひえ	-	
	あわ	-	
	キヌア	-	
	小麦	-~+	※3
	ライ麦	-	
	大麦	-	
	オーツ麦	+	
豆類	はと麦	-	
	大豆	+	※1
	小豆	-	
	黒豆	+	
	大正金時	-	
種実類	ささげ豆	-	
	落花生	-	
	アーモンド	-	
	カシューナッツ	-	
	ピスタチオ	-	
	クルミ	-	※2
	松の実	-	
	クコの実	-	※2
	かぼちやの種	-	
	白ごま	-	
	黒ごま	-	※2
果実類	オレンジ	-	
	キウイフルーツ	-	
	ゴールドキウイ	-	
	アボカド	-	
	バナナ	-	
	りんご	-	
	グレープフルーツ	-	
	マンゴー	-	

分類	対象食品	判定	備考
魚介類	鮪	-	
	鮭	-	
	ししゃも	-	
	にぼし	-	
	鱈	-	
	鯛	-	
	カツオ	-	
	ブラックタイガー	-	
	すじこ	-	
	たらこ	-	
海藻類	たこ	-	
	ヤリイカ	-	
	のり	-	※2
	おぼろ昆布	+	※2
	生わかめ	-	
野菜類	生ひじき	-	
	ほうれん草	-	
	玉ねぎ	-	
	トマト	-	
	大根	-	
	人参	-	
	かぼちや	-	
	長ネギ	-	
	白菜	-	
	レンコン	-	
	サツマイモ	-	
	春菊	-	
	ごぼう	-	
	じゃがいも	-	
調味料類	しいたけ	-	
	えのきだけ	-	
	うこん	-	※2
	一味唐からし	+	
	ホワイトペッパー	-	
	ブラックペッパー	-	※2
	シナモン	-	※2
	イカスミパウダー	-	※2
	クミン	-	
	コリアンダー	-	
カルダモン	-		
飲料類	インスタントコーヒー粉末	-	※2
	ココア粉末	-	※2