

アレルギーアイムノクロマト 加熱用 くるみ 食品反応性リスト

『アレルギーアイムノクロマト 加熱用』の取扱説明書に従い、抽出および測定を実施しました。

- ・判定：「+」陽性、「-」陰性
- ・※1：ピーカンナッツまたはピーカンナッツを含む食品の検査については、詳しくは取扱説明書1ページ目の【注意事項】をご参照ください。
- ・※2：テストストリップが着色する可能性があります。正確に判定できない場合がありますので、適宜希釈して検査を実施してください。
- ・粘性が高い食品は正確に判定できない場合がありますので、適宜希釈して検査を実施してください。
- ・品種や産地により判定結果が変わる可能性があります。

分類	対象食品	判定
卵	鶏卵	-
	うずら卵	-
乳製品	牛乳	-
	バター	-
肉類	牛肉 (加熱)	-
	鶏肉 (加熱)	-
	豚肉 (加熱)	-
	豚レバー (加熱)	-
	鶏レバー (加熱)	-
穀類	精米	-
	そば粉	-
	小麦	-
	ライ麦	-
	大麦	-
	オーツ麦	-
	はと麦	-
	きび	-
	ひえ	-
	あわ	-
	キヌア	-
	ポピーシード	-
	コーンフラワー	-
	アマランサス	-
トウモロコシ	-	
ばれいしょでんぷん	-	
豆類	大豆	-
	小豆	-
	黒豆	-
	大正金時	-
	ささげ豆	-
	インゲン豆	-
	うずら豆	-
	紫花豆	-
種実類	落花生	-
	アーモンド	-
	カシューナッツ	-
	マカダミアナッツ	-
	ピスタチオ	-
	ピーカンナッツ (ペカンナッツ)	- ※1
	松の実	-
	クコの実	-
	かぼちゃの種	-
	白ごま	-
	黒ごま	-
	オレング	-
	果実類	キウイフルーツ
ゴールドキウイ		-
バナナ		-
りんご		-
グレープフルーツ		-
もも		-
ココナッツミルク		-

分類	対象食品	判定
魚介類	鮪	-
	鮭	-
	鰹	-
	ししゃも	-
	にぼし	-
	しらす干し	-
	ブラックタイガー	-
	スワイガニ	-
	ずじこ	-
	たらこ	-
	たこ	-
	ヤリイカ	-
	ホタテ貝柱	-
	ハマグリ	-
	アサリ	-
	アカニシ貝 (および加工品)	-
	バイ貝 (および加工品)	-
海藻類	のり	-
	おぼろ昆布	+
	生わかめ	-
野菜類	生ひじき	-
	ほうれん草	-
	大根	-
	人参	-
	長ネギ	-
	白菜	-
	サツマイモ	-
	山芋	-
	じゃがいも	-
	しいたけ	-
調味料類	マッシュルーム	-
	うこん	※2
	一味唐からし	-
	ホワイトペッパー	-
	ブラックペッパー	-
	シナモン	-
	イカスミパウダー	※2
	クミン	-
	コリアンダー	-
	カルダモン	-
飲料類	インスタントコーヒー粉末	※2
	ココア粉末	-
	緑茶粉末	※2
その他	カラメル色素	※2