

アレルギーアイムノクロマト 未加熱用 ホエー 食品反応性リスト

『アレルギーアイムノクロマト 未加熱用』の取扱説明書に従い、抽出および測定を実施しました。

- ・判定：「+」陽性、「-」陰性
- ・備考 ※1：プロゾーン現象により判定ラインが出ない可能性があります。希釈により陽性と判定されました。
- ・備考 ※2：テストストリップが着色する可能性があります。正確に判定できない場合がありますので、適宜希釈して検査を実施してください。
- ・備考 ※3：粘性が高い食品は正確に判定できない場合がありますので、適宜希釈して検査を実施してください。
- ・品種や産地により判定結果が変わる可能性があります。

分類	対象食品	判定	備考
卵	鶏卵	-	
	うずら卵	-	
乳製品	牛乳	+	※1
	バター	+	
肉類	鶏肉	-	
	豚肉	-	
	豚レバー	-	※3
	牛肉	-	
穀類	うるち米	-	
	そば粉	-	
	きび	-	
	ひえ	-	
	あわ	-	
	キヌア	-	
	小麦	-	
	ライ麦	-	
	大麦	-	
	オーツ麦	-	
豆類	はと麦	-	
	大豆	-	
	小豆	-	
	黒豆	-	
	大正金時	-	
種実類	ささげ豆	-	
	落花生	-	
	アーモンド	-	
	カシューナッツ	-	
	ピスタチオ	-	
	クルミ	-	
	むき甘栗	-	
	松の実	-	
	クコの実	-	※2
	かぼちゃの種	-	
	白ごま	-	
	黒ごま	-	
	果実類	キウイフルーツ	-
アボカド		-	
バナナ		-	
りんご		-	
グレープフルーツ		-	
マンゴー		-	

分類	対象食品	判定	備考
魚介類	鮪	-	
	鮭	-	
	ししゃも	-	
	にぼし	-	
	鱈	-	
	鯛	-	
	カツオ	-	
	ブラックタイガー	-	
	いくら	-	
	すじこ	-	
	たらこ	-	
	たこ	-	
	ヤリイカ	-	
海藻類	のり	-	
	おぼろ昆布	-	※3
	生わかめ	-	
	生ひじき	-	
野菜類	ほうれん草	-	※2
	玉ねぎ	-	
	トマト	-	
	大根	-	
	人参	-	
	かぼちゃ	-	
	長ネギ	-	
	白菜	-	
	レンコン	-	
	サツマイモ	-	
	春菊	-	
	ごぼう	-	
調味料類	じゃがいも	-	
	しいたけ	-	
	えのきだけ	-	
	うこん	-	※2
	一味唐からし	-	
	ブラックペッパー	-	※2
	シナモン	-	※2
	イカスミパウダー	-	※2
	コリアンダー	-	
	カルダモン	-	
飲料類	インスタントコーヒー粉末	-	